

Anleitung Import BIOART

VITEK® 2 BIOART

Dient dazu wichtige Informationen hervorzuheben


Infektionskontrolle
Limitierungen
Analyse Regeln

Trifft Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern

Anpassbare Regeln
Interne und externe Kommentare
Kommentare auf gedruckten Berichten




Starten des VITEK® 2-Systems

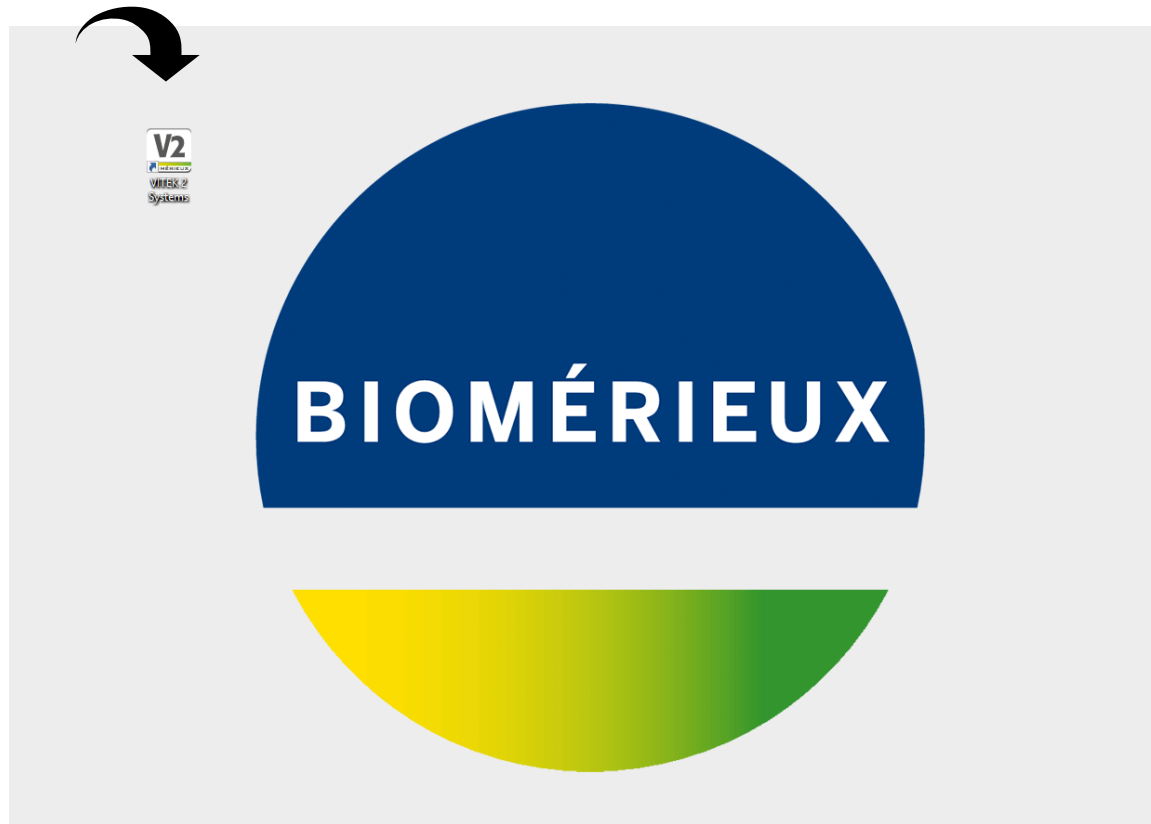


- Starten Sie das VITEK® 2-System auf Ihrem Bildschirm.

Anmelden im System

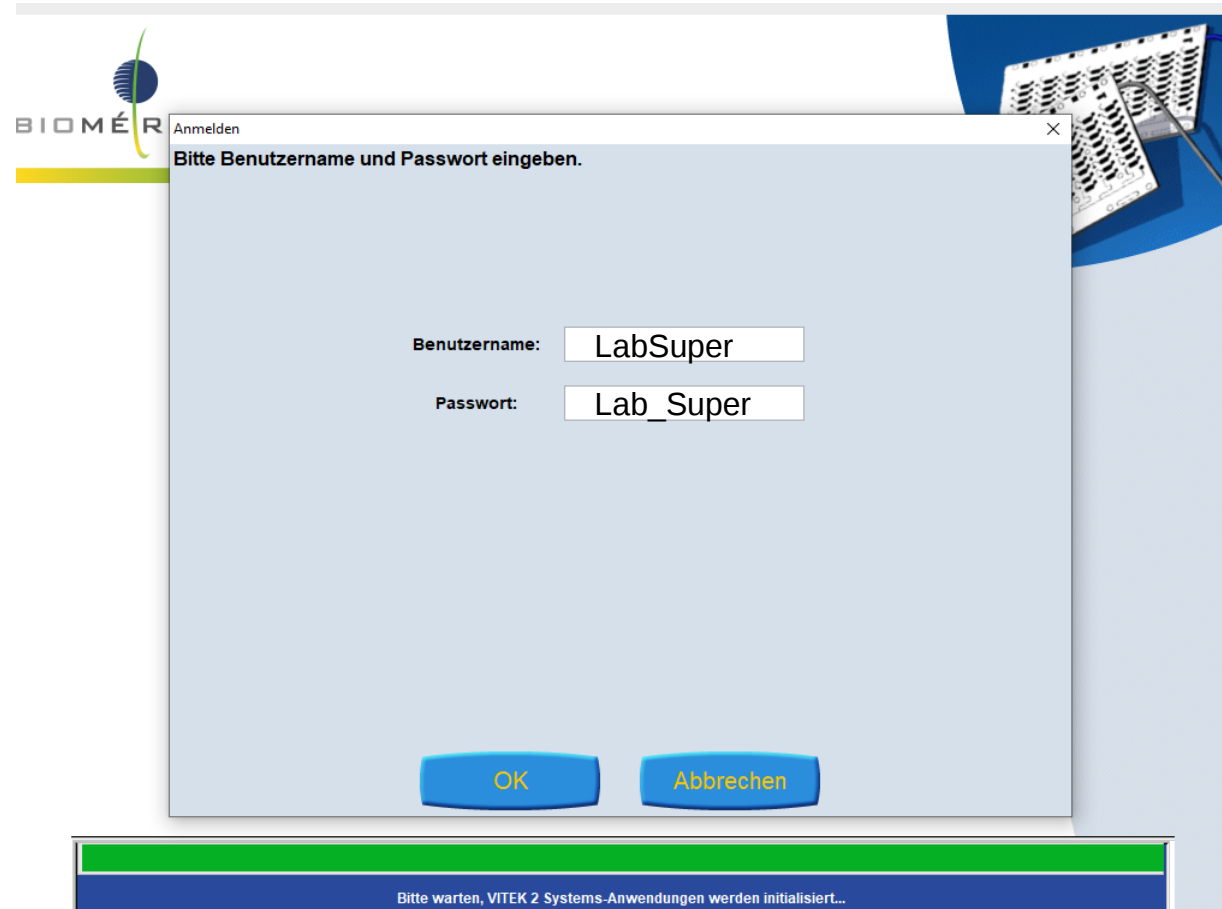


- Geben Sie Benutzername und Passwort ein.

VITEK® 2-Menü

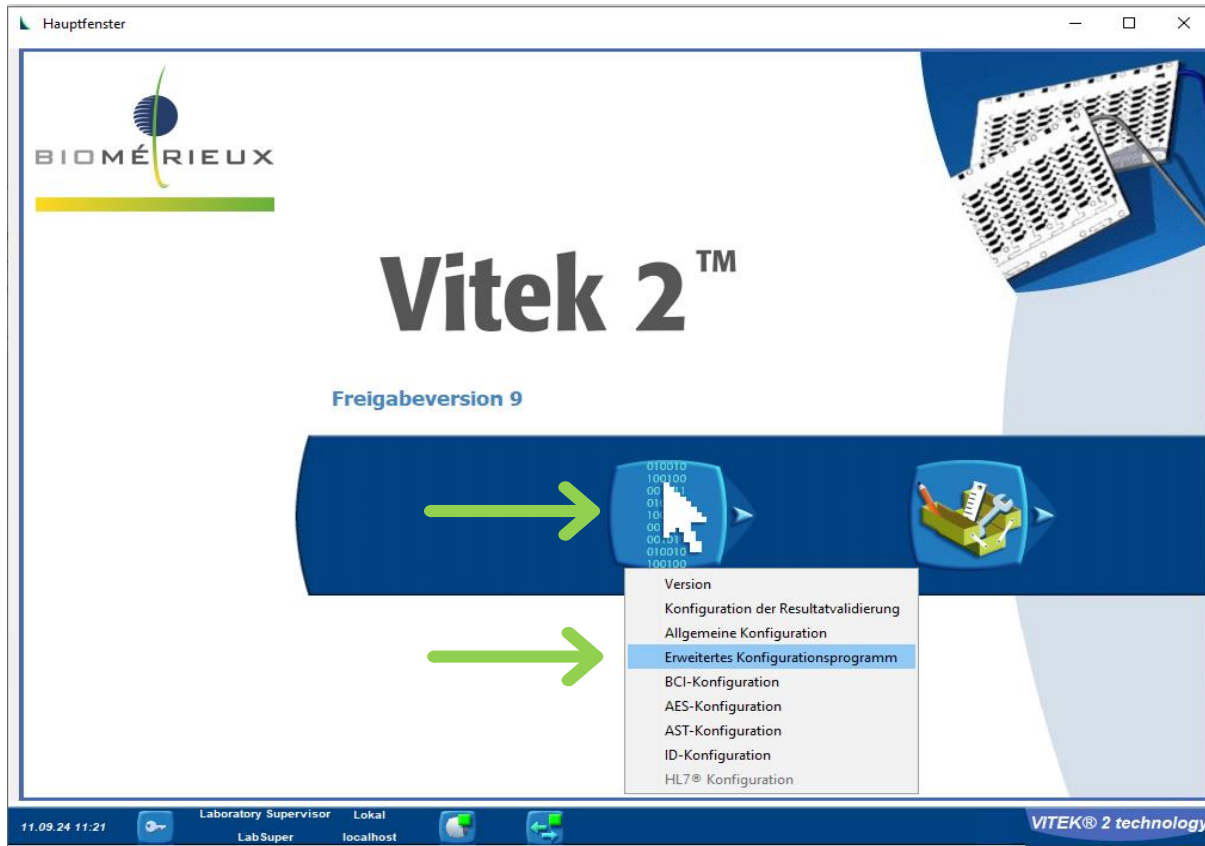


- Klicken Sie auf “Menü” und wählen Sie den Menüpunkt “Erweitertes Konfigurationsprogramm” aus.
- Bestätigen Sie durch Klicken diesen Menüpunkt.

Einstellung des erweiterten Konfigurationsprogramms

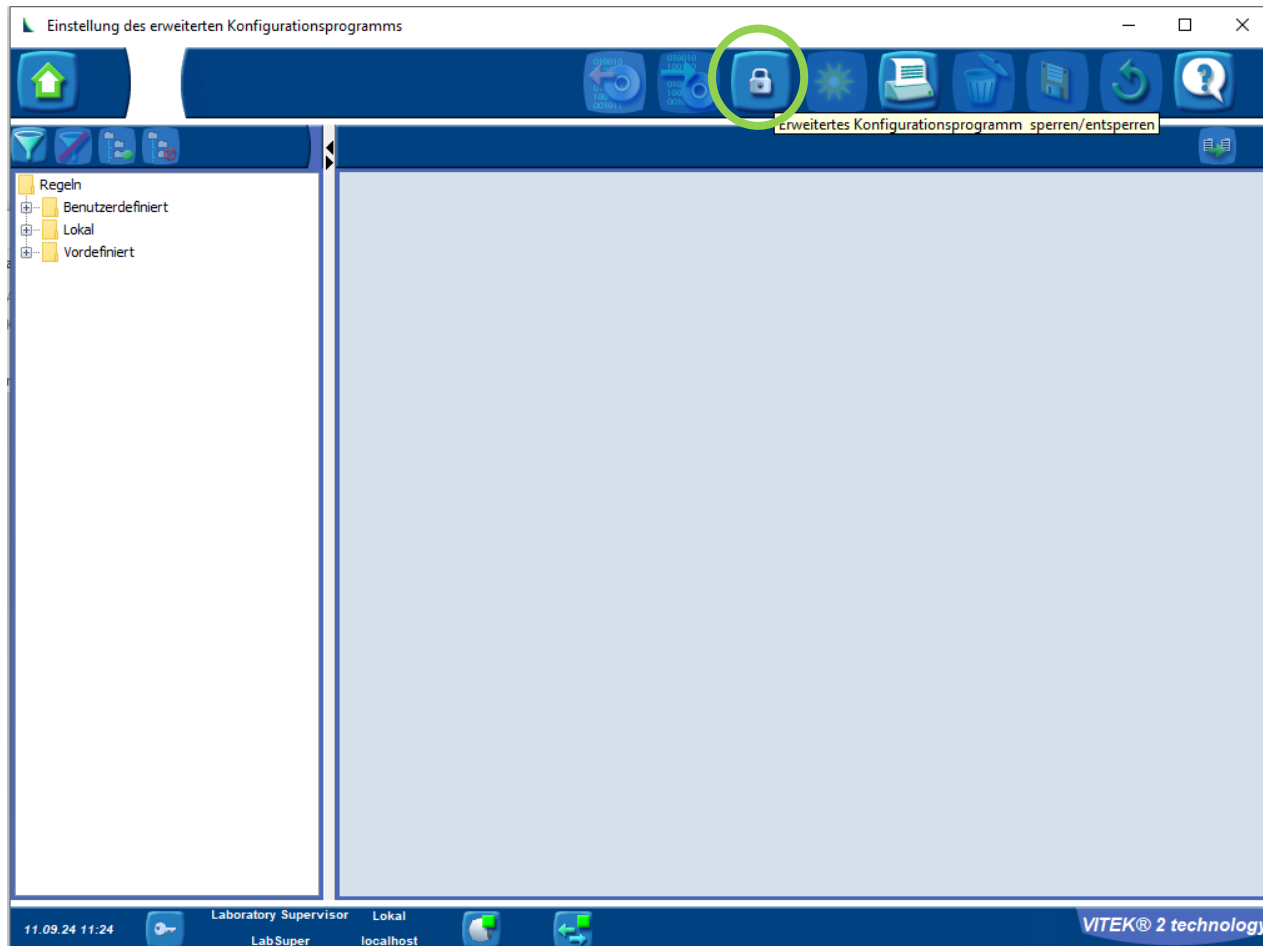

- Klicken Sie auf das “Schloss-Symbol”, um Modifikationen im erweiterten Konfigurationsprogramm vornehmen zu können.


Einstellung des erweiterten Konfigurationsprogramms

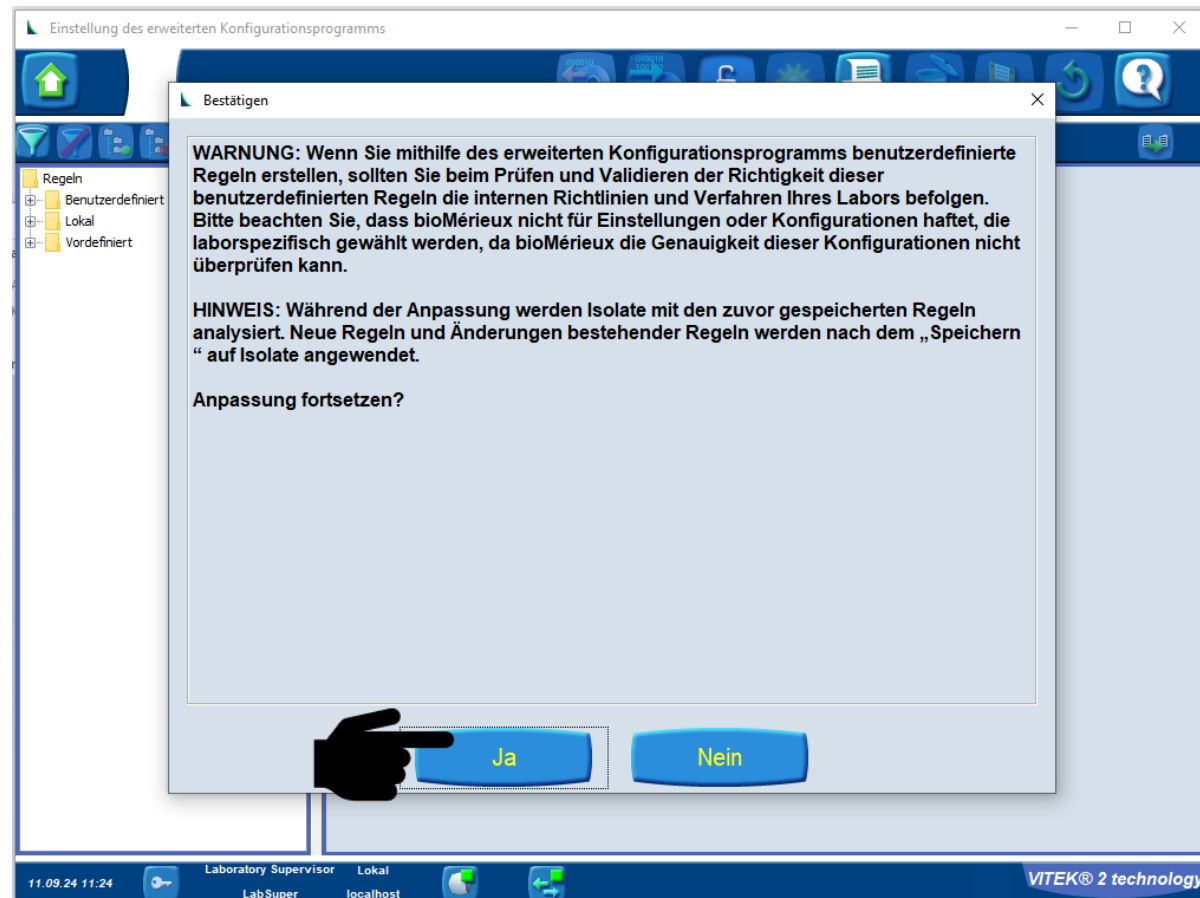


- Bestätigen Sie die “Warnmeldung” durch Klicken auf das Feld “Ja”.

Import der neuen BIOART-Regeln

- Klicken Sie auf das Feld “CD mit rotem Pfeil nach links”, um die neuen BIOART-Regeln zu importieren.

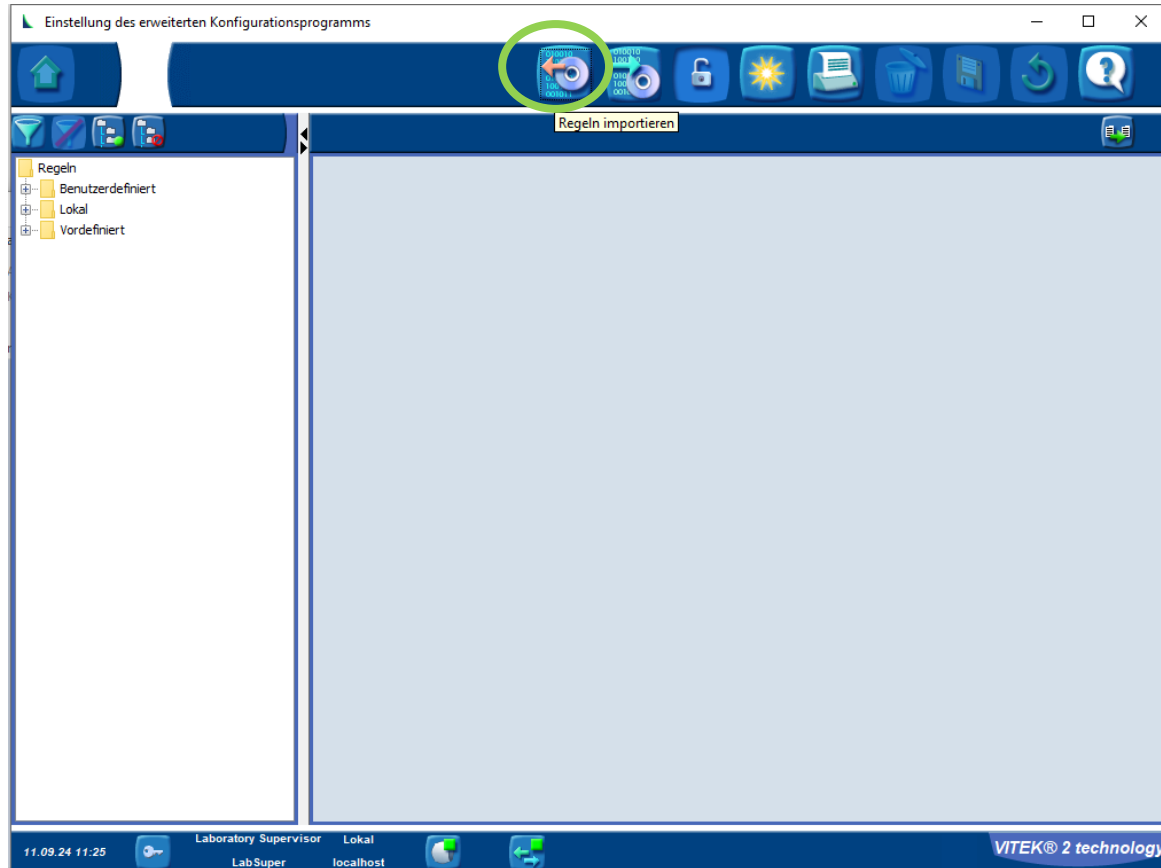


Import der neuen BIOART-Regeln

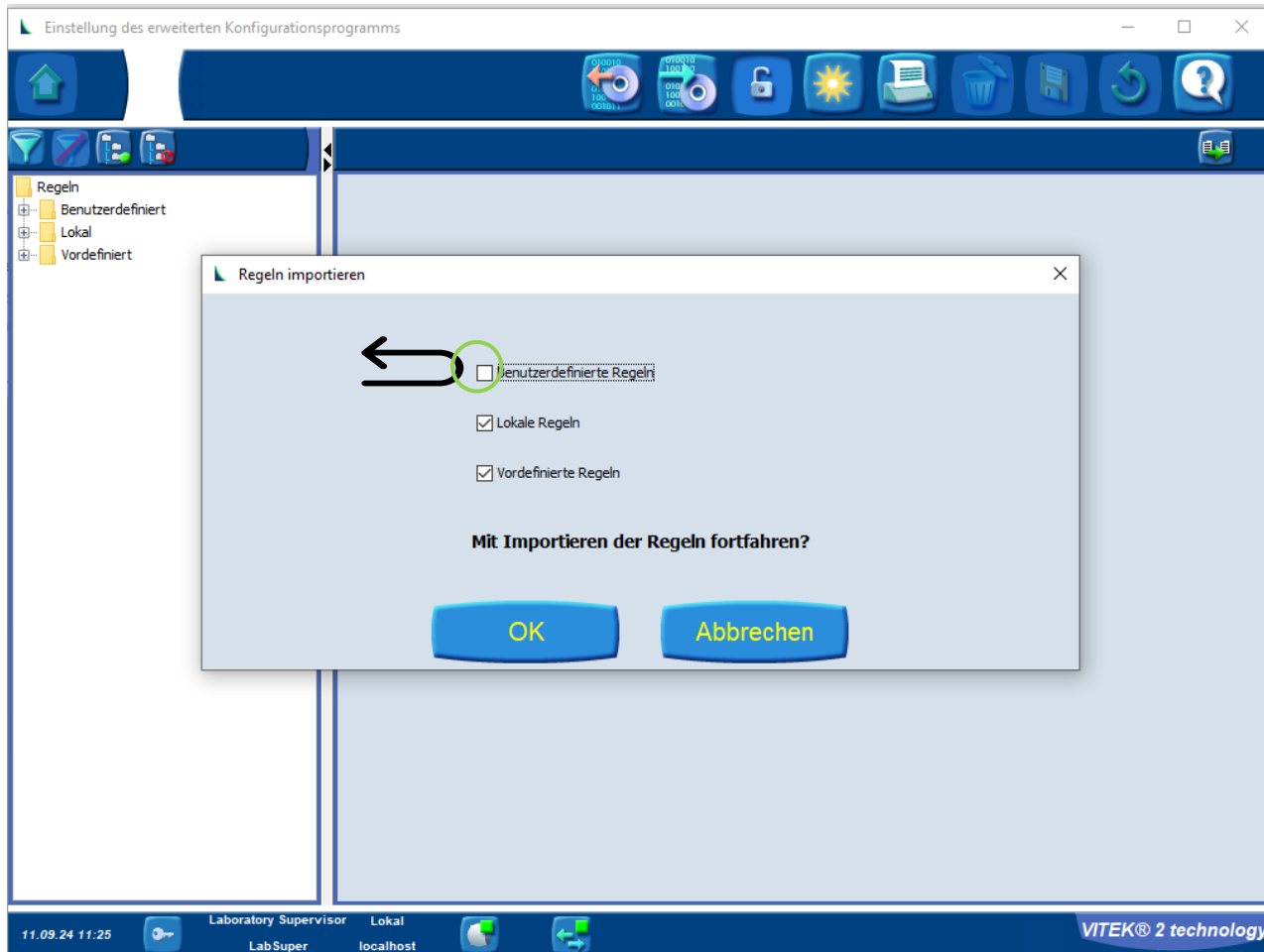

- Entfernen Sie den Haken bei “Benutzerdefinierte Regeln”, wenn Ihre selbsterstellten BIOART-Regeln nicht gelöscht werden sollen.
- Klicken Sie dann auf das Feld “OK”.


Import der neuen BIOART-Regeln

- Bestätigen Sie den “Warnhinweis” durch Klicken auf das Feld “Ja”.

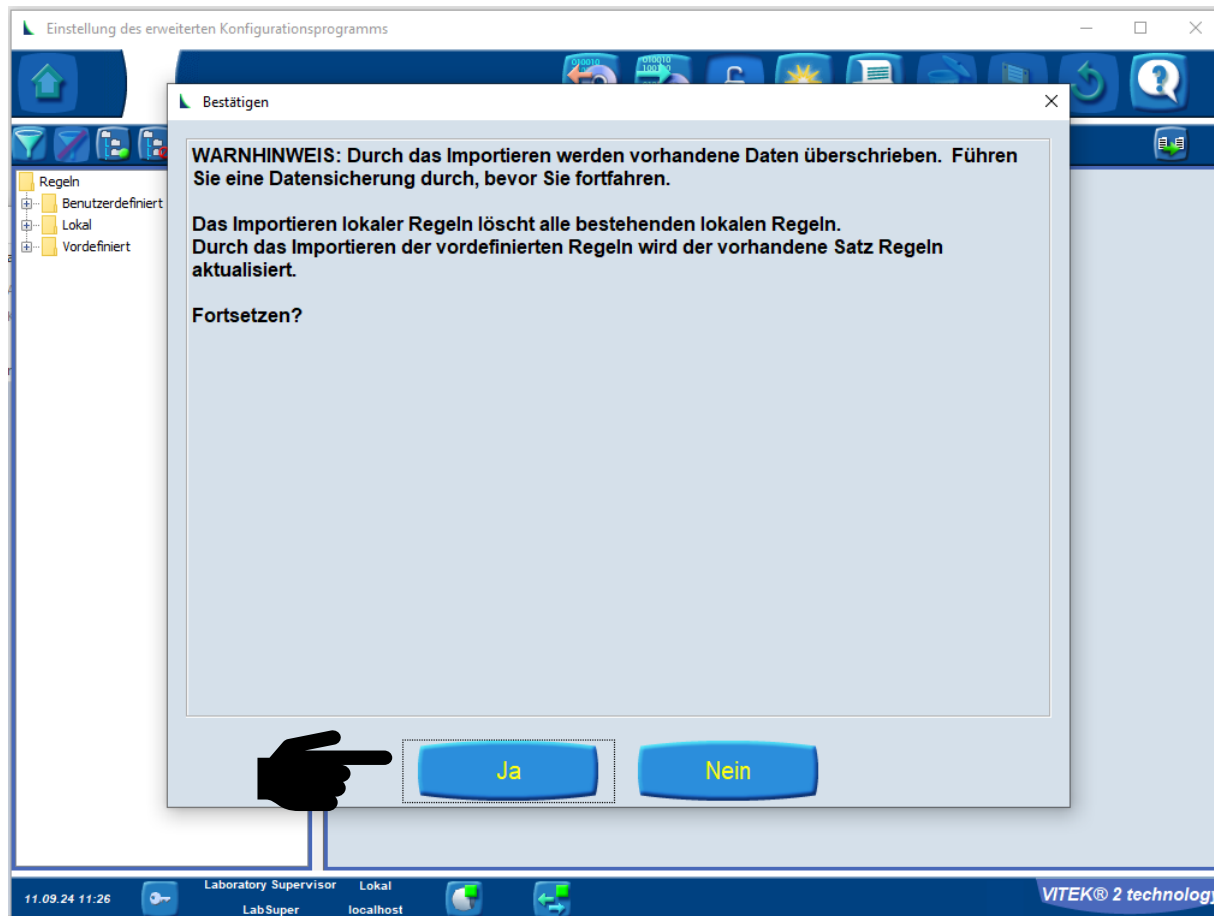


Import der neuen BIOART-Regeln

- Wählen Sie das gewünschte Update aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf “Regeln importieren”.

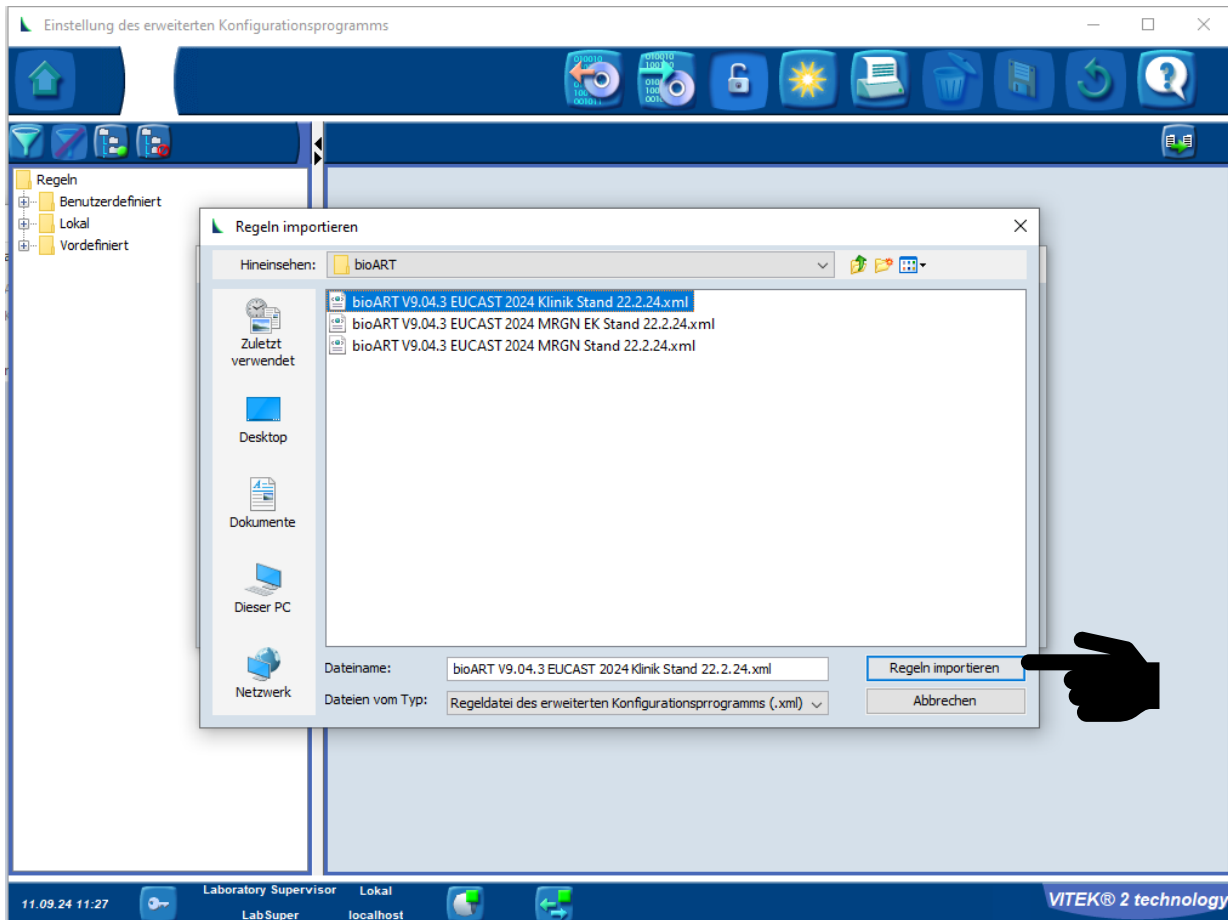


Import der neuen BIOART-Regeln

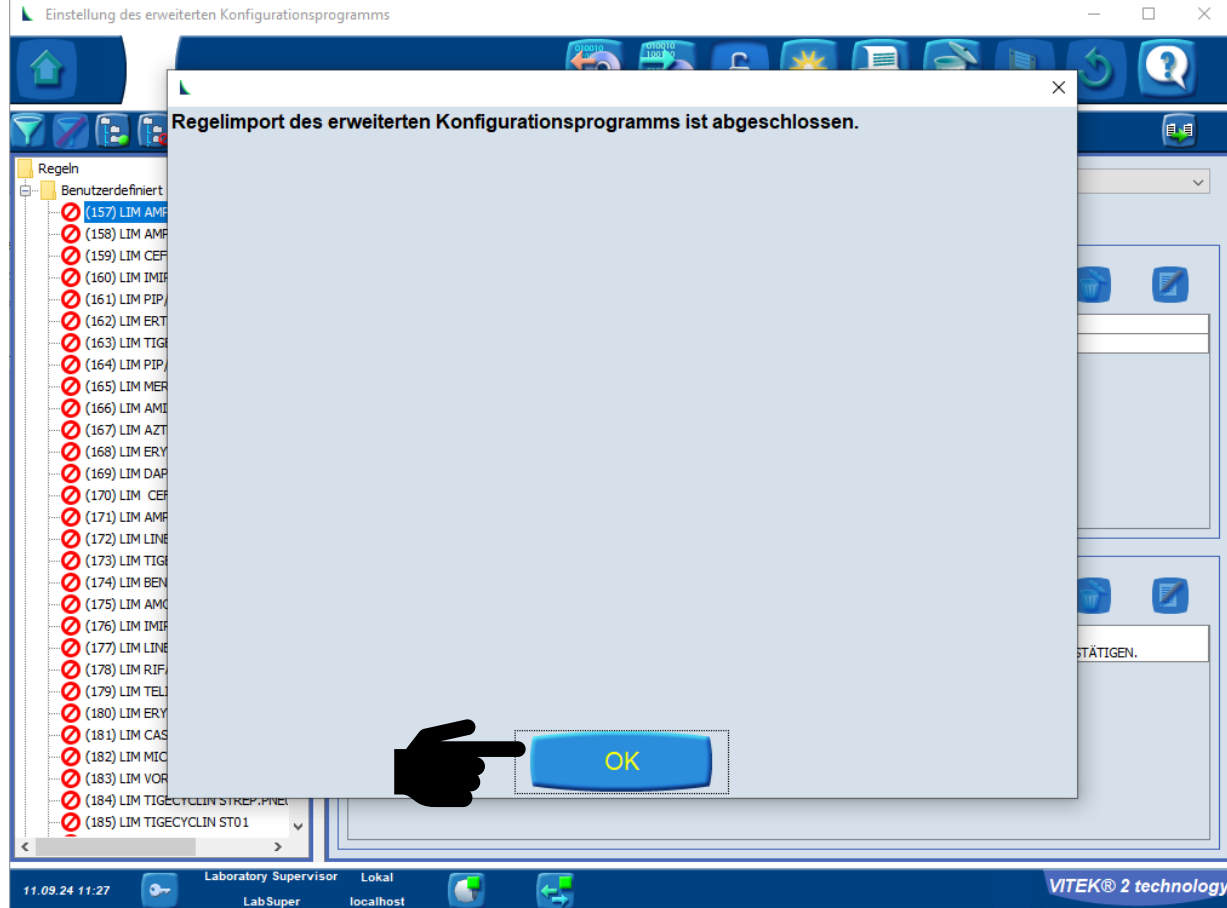


- Bestätigen Sie die Hinweismeldung durch Klicken auf das Feld “OK”.

Einstellung des erweiterten Konfigurationsprogramms

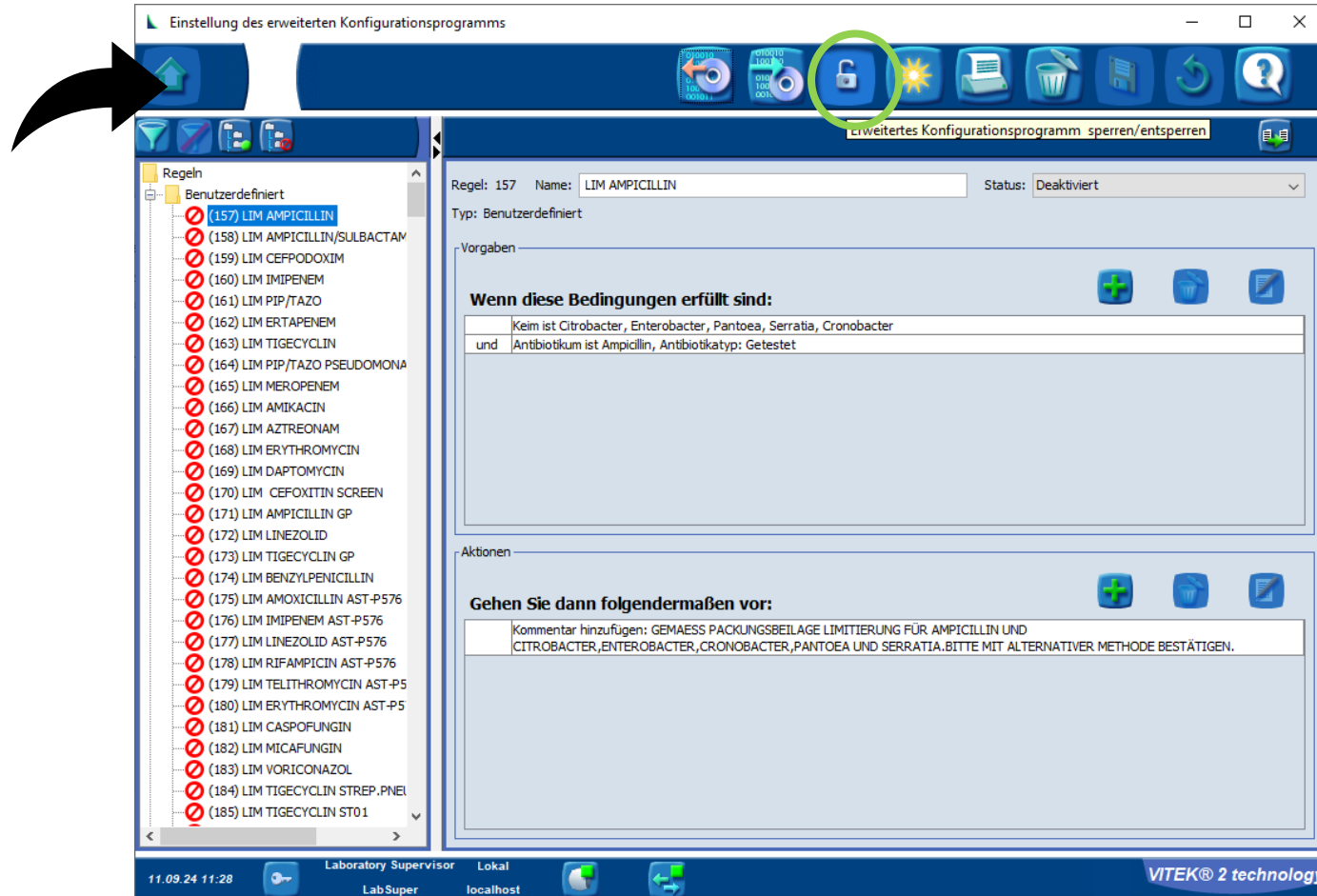

- Nach einem erfolgreichen Import der neuen BIOART-Regel das Schloss-Symbol durch Klicken wieder schließen.
- Dann zum Hauptbildschirm zurückkehren.

Hauptfenster

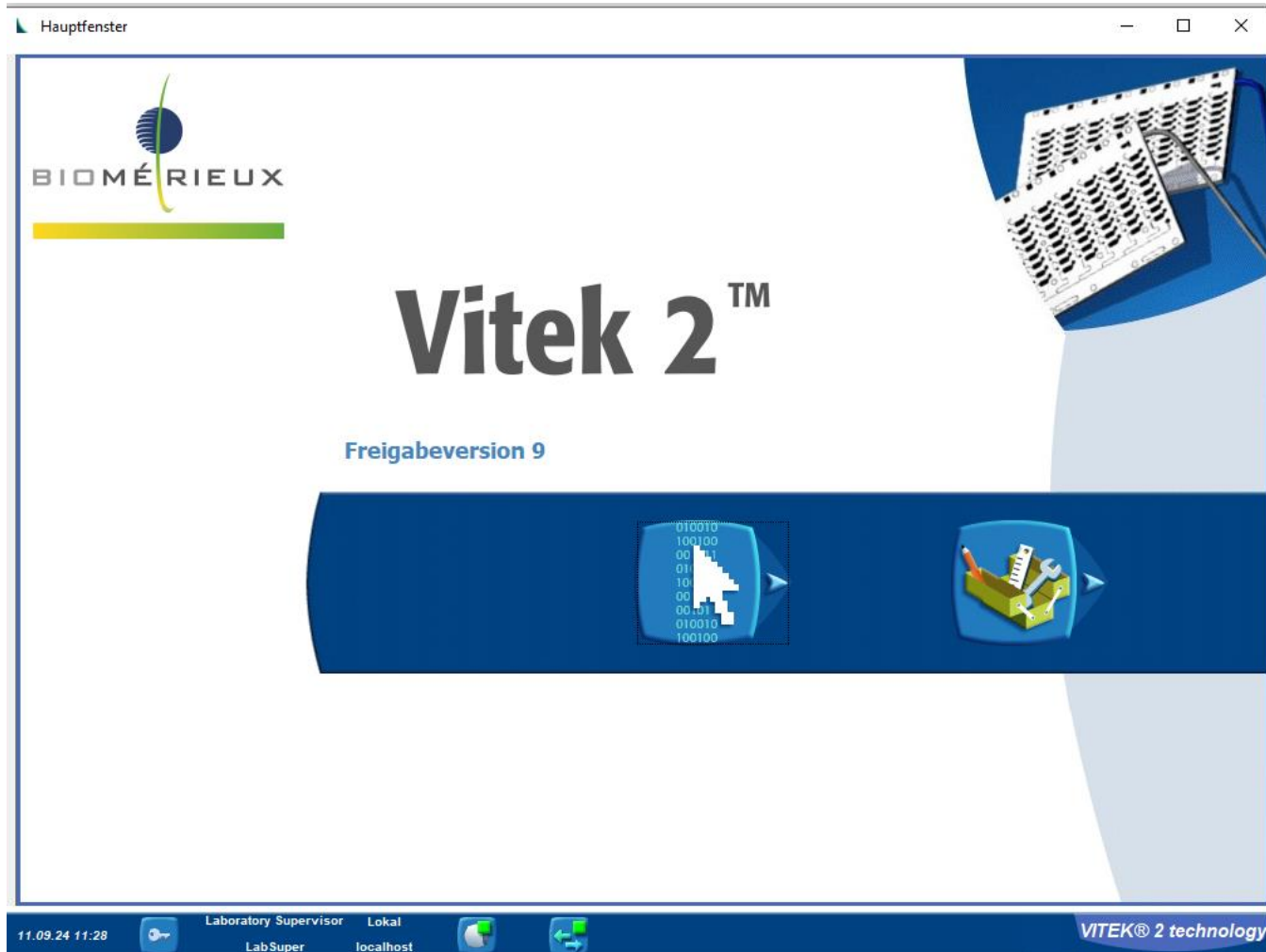

- Der Import der neuen BIOART-Regeln ist abgeschlossen.



PIONEERING DIAGNOSTICS